


非洲绿猴肾细胞 (VERO E6)

使用说明书

货号: TCO-C023 规格: 1×10^6 cells/T25 培养瓶

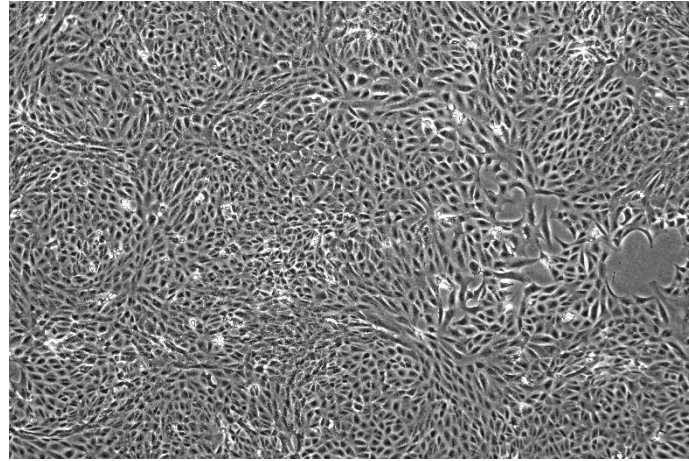

细胞名称	非洲绿猴肾细胞
细胞别名	VERO C1008; Veroc1008; VEROC1008; VERO C 1008; Vero 76 clone E6; Vero 76 clone E-6; Vero E-6; Vero E6; VERO E6; Vero-E6; VeroE6
种属来源	猴
组织来源	肾
细胞形态	上皮样
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系: DMEM-H+10%FBS+1%P/S 推荐使用海星配套非洲绿猴肾细胞完全培养基, 货号: TCO-G023
传代比例	1:4-1:6, 每 2-3 天换液一次
培养环境	气相: 95%空气+5%二氧化碳, 温度: 37°C
冻存条件	冻存条件: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte™ 一步冻存液 (即用型、无血清、无需程序降温), 货号: GUCP-201 保存条件: 液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性, 建议在二级生物安全台内操作, 并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

为科研加速, 为工业赋能!



关注海星公众号



关注海星视频号

