

# HyCyte™ 人牙髓间充质干细胞去外泌体专用培养基

## Human Dental Pulp Stem Cells Growth Medium Without EXO

### 产品组分

货号：DPHX-G101E

规格：500 mL/Kit

组分	规格	保存条件	有效期
Human Dental Pulp Stem Cells Basal Medium	440 mL	2~8°C, 避光	12 months
HyCyte™无外泌体胎牛血清	50 mL	-20°C	24 months
Penicillin-Streptomycin 双抗	5 mL	-20°C	12 months
Glutamine 谷氨酰胺	5 mL	-20°C	12 months

**NOTE:** 产品冰袋冷藏运输，所有试剂无菌分装可直接配制使用。

配制方法：FBS置于2~8°C融解。双抗和谷氨酰胺室温融解。将FBS、双抗和谷氨酰胺全部加入Basal Medium后，混匀即为完全培养基，可直接使用。完全培养基保存条件：2~8°C，避光；配制后有效期：3 months。

### 产品描述

HyCyte™ 人牙髓间充质干细胞去外泌体专用培养基由Cas9X海星生物技术团队精心优化，将人牙髓间充质干细胞完全培养基中的血清成分，通过超速离心和多次过滤，去除其中的外泌体，并良好地保留了血清中的营养成分，适用于干细胞的培养。使用本产品可获取丰富的、高纯度的外泌体。

### 质检标准

**pH:** 7.2~7.4


**内毒素含量:** < 10 EU/mL

**生物安全:** 细菌、真菌、支原体检测阴性

**性能测试:** 通过细胞培养测试

### 注意事项

本产品仅用于科研实验，不可用于临床治疗。使用产品时应注意无菌操作，避免污染。

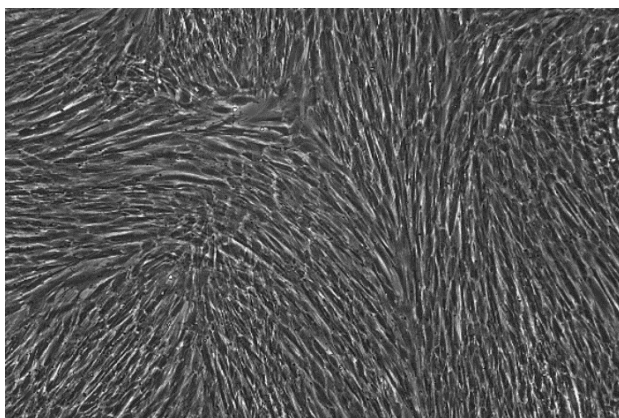

人牙髓间充质干细胞-40×

为科研加速，为工业赋能！



关注海星公众号



关注海星视频号

