

人膀胱移行细胞癌细胞 (L-15空气培养) (SW780)


货号: TCH-C344 规格: 1×10^6 cells/T25培养瓶

1. 空气培养注意要点:

a) 人膀胱移行细胞癌细胞 (SW780) 使用L15空气培养基。

L-15 采用磷酸盐和游离氨基酸而非碳酸氢钠进行缓冲。这种培养基适用于支持非 CO_2 平衡环境中的细胞生长。在使用该培养体系时, 须将培养箱的二氧化碳浓度调节至“0” (维持空气培养状态), 如果通入5%二氧化碳通过培养基对细胞产生毒性。

b) 如您没有无空气培养箱, 可选择使用不透气培养瓶 (密封瓶盖) 培养该细胞, 并将瓶盖拧紧, 每次操作时开盖短间接触到的二氧化碳不影响该细胞正常培养。

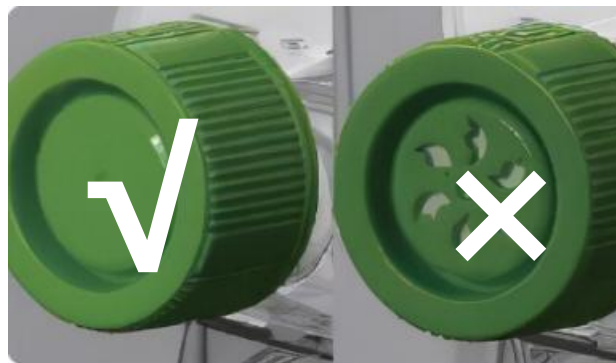

图示: 密封瓶盖 (左) 和透气瓶盖 (右)

2. SW780细胞专用培养基 (即用型培养基) :

已添加血清和双抗等成分, 可直接用于培养SW780细胞。

为科研加速, 为工业赋能!



关注海星公众号



关注海星视频号

