
产品使用说明书

小鼠睾丸支持细胞TM4 TM4

货号: TCM-C828

规格: 1×10^6 cells/T25 培养瓶

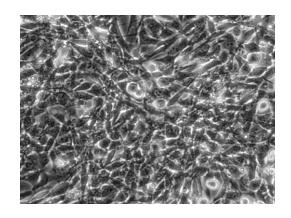

TM4 细胞系是从雄性小鼠的睾丸中分离出的正常 Sertoli 细胞,广泛应用于生物医学研究。该细胞系来源于 11 至 13 日龄的小鼠睾丸,属于 Sertoli 细胞类型,呈上皮样形态,能够贴壁生长。TM4 细胞对 FSH 刺激有反应,可增加 cAMP 的产生,但对黄体生成素(LH)无反应。与原代培养的支持细胞相比,TM4 细胞的 FSH 反应性显著降低。虽然 TM4 细胞系产生的组成型纤溶酶原激活物较少,但在 FSH 和视黄酸的刺激下,其产量显著增加。

| 产品说明

细胞名称	小鼠睾丸支持细胞 TM4
细胞简称	TM4
种属来源	小鼠
组织来源	睾丸
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系: DMEM/F12+2.5%FBS (胎牛血清) +5% 马血清+1%P/S 推荐使用海星配套 TM4 细胞专用培养基,货号: TCM-G828
消化时间	胰蛋白酶-EDTA 消化液(0.25%)含酚红(胰酶)在 37℃ 消化 1-2min。 注:不同品牌胰酶不同细胞密度消化时间略有区 别,以大部分细胞变圆脱落为准。
注意事项	常温细胞首次收货建议 1:2 传代
传代比例	1:3-1:4,每 2-3 天换液一次
培养环境	气相: 95%空气+5%二氧化碳,温度: 37℃
冻存条件	冻存条件: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte®一步冻存液(即用型、无血清、无 需程序降温),货号: GUCP-R201 保存条件: 液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,建议在二级生物安全台内操作,并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

为科研加速,为工业赋够!







/m n/---

MX428A5-20250205